

PAMAS USP Software para aplicações farmacêuticas

Medição de partículas em conformidade com as normas farmacêuticas USP <787>, USP <788>, USP <789>, EP, BP, JP, KP e IP ou de acordo com especificações indicadas pelo usuário

- Software para medição de infusões, parenterais ou fluidos similares conforme normas farmacêuticas
- Pode ser usado em conjunto com os contadores de laboratório PAMAS SBSS e PAMAS SVSS
- Relatório numérico e gráfico da contagem acumulativa de partículas de acordo com normas farmacêuticas USP <787> (Subvisible Particulate Matter in Therapeutic Protein Injections), USP <788> (Particulate Matter in Injections) e USP <789> (Particulate Matter in Ophthalmic Solutions), bem como outras normas: EP, JP, KP, BP e IP
- Função adicional: Calibração do sensor
- Validação do equipamento via software USP : IQ / OQ
- Compatível com Microsoft Windows® 7, 8 e 10

PAMAS USP

Software para medição de partículas conforme normas farmacêuticas

Junto com o software **PAMAS USP**, os contadores de laboratório PAMAS SVSS e PAMAS SBSS realizam medições em conformidade com as normas USP <787>, USP <788>, USP <789> e outras farmacopéias: EP, BP, JP, KP e IP.

Validação de contadores de partículas conforme a USP <788>


Com a ajuda do software PAMAS USP, os contadores de partículas PAMAS SVSS e PAMAS SBSS podem ser validados para aplicações farmacêuticas.



O sistema de análise PAMAS SVSS é o contador de partículas padrão para aplicações farmacêuticas e outros líquidos de baixa viscosidade.



O instrumento de medição PAMAS SBSS é o contador de partículas de laboratório indicado para amostras com alta viscosidade.

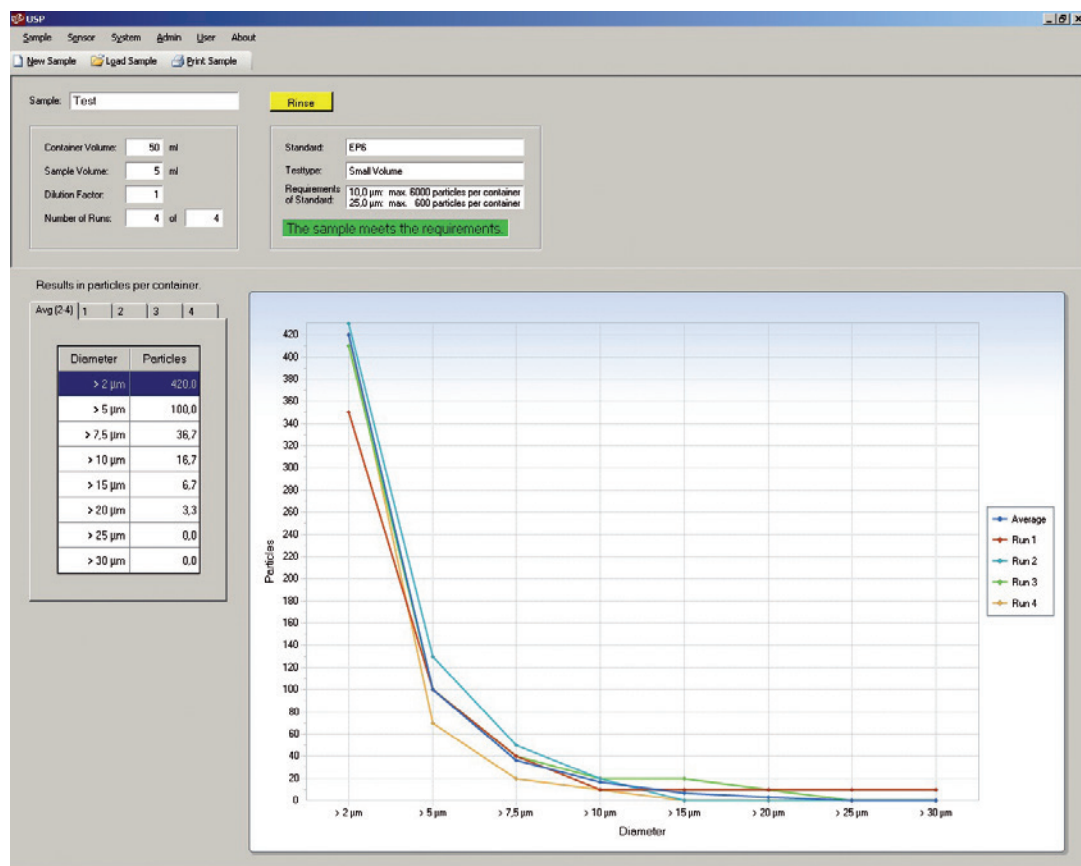

Se a amostra está de acordo com as exigências de limpeza da norma utilizada, o resultado aparecerá na cor verde

Detalhes técnicos:

- Fácil inclusão de novas normas no software USP
- Pode-se definir normas internas de uso do cliente
- Armazenagem de dados e impressão de todos os parâmetros, incluindo operador, configurações de análise, simples resultados e média de valores
- Inclusão do fator de diluição - opcional
- Armazenamento de dados automático
- Envio de dados e resultados para planilha Microsoft Excel

Conformidade com CFR 21 Parte 11:

- Controle de acesso via senha/palavra chave
- As medições podem ser revisadas e aprovadas (assinatura eletrônica)
- Armazenagem de dados com base criptografada



Management System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105038017

PAMAS HEAD OFFICE, Dieselstraße 10, D-71277 Rutesheim, Phone: +49 7152 99 63 0, Fax: +49 7152 99 63-32, E-Mail: info@pamas.de
PAMAS USA, 1408 South Denver Avenue, Tulsa, OK 74119 USA, Phone: +1 918 743 6762, Fax: +1 918 743 6917, E-mail: clay.bielo@pamas.de
PAMAS BENELUX, Mechelen Campus, Schaliënhoedreef 20T, B-2800 Mechelen, Phone: +32 15 28 20 10, Mobile: +32 477 42 48 62, E-Mail: paul.pollmann@pamas.de
PAMAS FRANCE, Route du Tailleur 210/136, F-40170 Saint-Julien-en-Born, Mobile +33 6 25 33 20 41, E-mail: eric.colon@pamas.fr
PAMAS LATIN AMERICA, Curitiba-Paraná, Brazil, Phone/Fax: +55 41 3022 5445, Mobile: +55 41 999 72 21 73, E-Mail: marcelo.aiub@pamas.de
PAMAS INDIA, No. 203, 1 floor, Oxford House, #15 Rustam Bagh Main Road, Bangalore 560017, India, Phone: +91 80 41 15 00 39, E-Mail: info@pamas.in
PAMAS HISPANIA, Calle Zubillleta No. 13 1ºB, ES-48991 Algorta, Mobile: +34 67 75 39 699, E-Mail: julian.malaina@pamas.de
PAMAS UK, Sci-Tech Daresbury, Keckwick Lane, Daresbury, Cheshire WA4 4FS, Mobile: +44 79 17 71 33 66, E-Mail: graeme.oakes@pamas.de

Visite-nos em nosso website: www.pamas.de/pt