



PAMAS SVSS

Système de comptage de particules pour fluides à faible viscosité

Compteur de particules laboratoire pour liquides aqueux avec contrôle précis du débit pour la surveillance de la contamination, l'analyse de distribution de taille et le contrôle propreté des composants dans les milieux suivants:

- Solutions parentérales suivant les pharmacopées
- Eau
- Suspensions
- Solvants de nettoyage



Caractéristiques du produit

- Paramètres de mesure flexibles
- 16 canaux de taille librement réglables (32 canaux sur demande)
- Agitateur magnétique intégré
- Utilisation d'un récipient d'échantillon
- Volume de mesure de 0,1 à 1000 ml
- Contrôle automatique du débit et du volume par l'intermédiaire d'une seringue entraînée par un moteur pas à pas
- Seringues interchangeables: volume 1 ml, 10 ml ou 25 ml

Technique précise de comptage d'une seule particule


La cellule du capteur volumétrique et la sélection de composants optiques sophistiqués garantissent une précision et une résolution élevées. Chaque particule passant dans le capteur est détectée. Cette méthode permet de mesurer avec précision même des fluides très propres.

Étalonnage

Le système est étalonné selon les normes internationales, dont ISO 21501-2, ISO 21501-3 et USP <1788>. Ces étalonnages sont certifiés NIST.

Logiciel PAMAS PMA

- Réglage facile des paramètres de mesure au choix de l'utilisateur
- Rapport et analyse des résultats de mesure
- Impression des résultats de mesure, y compris tous les paramètres de l'échantillon dans la présentation numérique et graphique

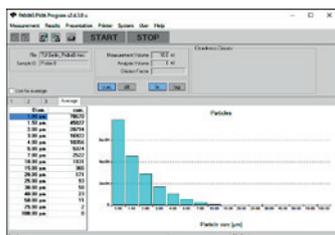


Interface utilisateur du logiciel PAMAS PMA

Logiciel PAMAS USP

- Sélection simple de la méthode de mesure à utiliser selon les pharmacopées
- Méthodes de mesure spécifiques au client facile à créer
- Evaluation automatique des résultats de mesure selon les critères définis (accepté / refusé)
- Le logiciel répond aux exigences de 21 CFR Partie 11
- Évaluation électronique et approbation des résultats de mesure automatique

Report des mesures

selon les standards suivants: USP <787>, USP <788>, USP <789>, Ph.Eur. 2.9.19, BP XIII, JP XVI, KP X, IP 2.5.8 ainsi qu'en données brutes

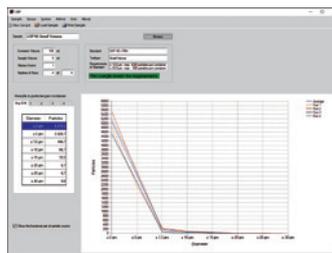

Interface utilisateur du logiciel PAMAS USP

Options

- « Kit petit volume » pour échantillons jusque 0,1 ml
- Set pour l'échantillonnage des sacs et des bouteilles de perfusion

Spécifications

- 16 ou 32 canaux
- Affichage LCD avec clavier
- Imprimante thermique (en option)
- Transfert de données: code ASCII via interface RS-232C.
- Alimentation: 100 - 240 V, 50-60 Hz

Capteurs volumétriques PAMAS HCB-LD-50/50

Possibilité de choix de tailles dans la gamme d'étalonnage:
1-200 µm (ISO 21501-3)
1-400 µm (ISO 21501-3)
option sur demande
Concentration max.:
24000 p/ml* à 10 ml/min**

PAMAS HCB-LD-25/25

Possibilité de choix de tailles dans la gamme d'étalonnage:
1-200 µm (ISO 21501-3)
Concentration max.:
120000 p/ml* à 10 ml/min**

PAMAS SLS-25/25

Possibilité de choix de tailles dans la gamme d'étalonnage:
0,5-20 µm (ISO 21501-2)
Concentration max.:
13,000 p/ml* à 10 ml/min**

D'autres cellules pour de plus grandes tailles de particules ou de plus hautes concentrations sont disponibles sur demande.

Dimensions

400 mm x 450 mm x 280 mm
(L x H x P)

Poids

18 kg

- * Taux de coïncidence de 7,8%
- ** Sélection de différents débits possibles



Management System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105038017

